

## Bio Cleaner 核酸清洁剂

Solution A 500ml

Solution B 500ml

**贮存** 室温保存6个月，避免阳光直射，冷藏保存更佳

**概述：**本产品由两种无毒溶液组成，依次等量喷洒后即时起效，可在短时间内消除物品表面和空气中的DNA/RNA污染，同时对各类细菌、真菌及病毒有显著的灭活效果。本产物无挥发、无腐蚀、不损伤仪器设备，可应用于日常生活及办公区、分子实验室、微生物实验室及病毒实验室等。


### 使用方法

在工作台、桌面、仪器、移液器、超净台等需要清洁的物品表面喷洒Solution A，完成后再喷洒Solution B，静置数分钟后，用干净的吸水纸擦干即可。

清除DNA/RNA污染只需静置5min，细菌及病毒灭活静置时间延长至15min。

### 效果展示

1、2为300ng基因组DNA样品依次加入2ul Solution A和Solution B静置5分钟后效果，3、4为基因组样品原管鉴定图

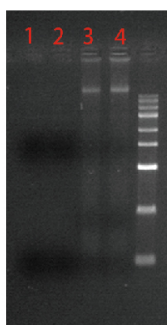

基因组DNA加入 Solution A和Solution B处理后，PCR扩增验证图，1、2为处理后模板扩增效果，3、4为原基因组模板扩增效果

