Rosetta (DE3) Chemically Competent Cell

#CP03010 10×100ul # CP03020 20×100ul

贮存 -80℃

概述: Rosseta (DE3) 菌株是携带氯霉素抗性质粒 BL21 的衍生菌,补充大肠杆菌缺乏的 6 种稀有密码子(AUA,AGG,AGA,CUA,CCC,GGA)对应的 tRNA,提高外源基因,尤其是真核基因在原核系统中的表达水平。本产品是采用进口菌株,经特殊工艺处理得到的感受态细胞,可用于 DNA 的热击转化。使用 pUC19 质粒检测,转化效率可达 10⁷ cfu/ug。

基因型:

F-ompThsdSB(rB-mB-) gal dcm (DE3) pRARE2(CamR)

操作方法

- Rosseta (DE3) 感受态细胞从-80℃拿出,迅速插入冰中,5 分钟后待菌块融化,加入目的 DNA (质粒或连接产物) 并用枪轻轻吹打混匀,冰中静置 25 分钟。
- 42℃水浴热激 90 秒,迅速放回冰上并静置 5 分钟。
- 向离心管中加入 500μL 不含抗生素的无菌培养基 (SOC 或 LB 培养基),混匀后 37℃,200rpm 复苏 60 分钟。
- 3000rpm 瞬时离心收菌,留取 100µL 左右上清轻轻吹打重悬菌块并涂布到含所选质粒筛选抗生素的 LB 培养基上。
- 待平板正置培养 30min 后,再将平板倒置放于 37℃培养箱过夜培养。

注意事项

- 感受态细胞最好在冰中缓慢融化,不可在冰中放置时间过长,长时间存放会降低转化效率。
- 混入质粒时应轻柔操作。
- 转化高浓度的质粒可相应减少最终用于涂板的菌量。
- 诱导时, IPTG 浓度可选(0.1-2mM 均可)。
- 为获得需要量的蛋白,最佳诱导时间,温度,IPTG浓度需实验者优化。