


## FastStain 快速染色剂

贮存 4°C 12个月


**概述:** FastStain 是一种即用型 Coomassie 蛋白染料, 适用于聚丙烯酰胺凝胶。其独特的作用机制可在 10 分钟内染色蛋白质, 无背景, 无需固定, 清洗或脱色, 染色完毕后胶可保存于水中。FastStain 配方安全, 易于处理。

- 快速: 10min 内可见条带
- 简单: 加入试剂等待显色即可
- 安全: 配方安全无毒, 便于处置

### 使用方法:

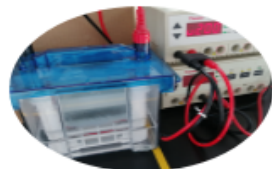


电泳

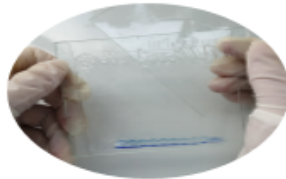

拆胶



加入染色剂等待 10 min

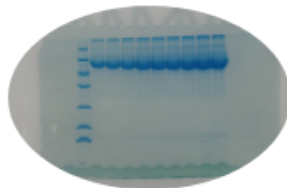

染色结束置于去离子水中

### 注意事项:

- 1、本产品灵敏度允许在染色过夜时检测到每条带低至 10ng 的蛋白质水平 (BSA);
- 2、每块 mini 蛋白胶需要至少 20ml 染色液进行染色, 染色液量过少影响染色效果;
- 3、10min 染色即可获得明显条带, 更清晰的效果可以延长染色时间;
- 4、本产品长期静止底部有少量沉淀, 使用前颠倒混匀即可, 不影响产品效果;
- 5、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套进行操作。